


Weitere Funktionen

Hier können Sie einstellen, ob die Waage immer an bleiben oder sich automatisch ausschalten soll.

Schalten Sie die Waage aus. Drücken und halten Sie die "Set" – Taste. Betätigen Sie dazu die ON/OFF – Taste. Auf der Anzeige erscheint "888888". Jetzt können Sie mit der "Set" - Taste auswählen, ob das Anzeigelicht (Light) angehen soll wenn ein Gewicht auf die Wiegefläche gelegt wird. Dazu können Sie noch einstellen, ob sich die Waage (A-OFF) automatisch ausschalten soll.

Fehlermeldung

EEEE:	Überladung der Waage
 :	leere Batterie

Bedienungsanleitung

I2600 Digital Scale



Horst zu Jeddeloh
Meisenweg 5
21423 Winsen / Luhe

Tel.: 04171/6906-0
Fax: 04171/6906-79
Info@zuJeddeloh.de
www.zuJeddeloh.de

Technische Informationen

Modell:	I 2600 Digital Scale
Gewichtseinheiten:	g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn
Wiegebereich:	0,1 g – 2600 g
Länge x Breite x Höhe:	ca. 21 cm x 14,8 cm x 4,3 cm
Gewicht:	ca. 708 g
Stromversorgung:	6 AA Batterien
Funktionstasten:	On / OFF; Mode / Set; Zero; Pcs



Funktionstasten

On / Off (An / Aus):	Schaltet die Waage ein und aus.
Zero (Tare):	Setzt die Waage auf 0,00. (Falls man ein Schale verwenden möchte)
Mode (Modus):	Durch Drücken wird zwischen den Gewichtseinheiten (g, oz, dtw, ozt) gewechselt.
Pcs (Stück)	Zählverfahren

Besonderheiten

1.	automatische Kalibrierung
2.	automatisches Ausschalten
3.	beleuchtete Anzeige
4.	Zählfunktion
5.	0,1g Auflösung
6.	leere Batterie Anzeige
7.	sieben Gewichtseinheiten (g, oz, lb, ozt, dwt, ct, gn, pcs)

Manuelle Kalibrierung

Zum manuellen Kalibrieren benötigen Sie ein 1200g Gewicht. (Nicht im Lieferumfang)

- 1.) Die Waage muss aus sein. Zuerst die “Zero“-Taste betätigen und halten. Drücken Sie die “ON / OFF“-Taste und lassen Sie die “Zero“-Taste los. Auf der Anzeige erscheint eine zufällige Zahl, die aber ohne Bedeutung ist.
- 2.) Warten Sie einen Augenblick, bis die Anzeige stabil ist. Betätigen Sie dann die “Set“ – Taste und es erscheint “00SAVE“. Nach 2 Sekunden kehrt die zufällige Zahl wieder auf der Anzeige auf.
- 3.) Bitte legen Sie jetzt die 2600g auf die Wiegefläche. Warten Sie bis die Anzeige stabil steht. Dann drücken Sie die “Set“-Taste. Auf der Anzeige erscheint “00SAVE“. Die Kalibrierung ist jetzt beendet. Nehmen Sie das Gewicht wieder von der Waage.
- 4.) Schalten Sie die Waage einmal aus und wieder an. Überprüfen Sie dann ob die Waage richtig Kalibriert ist.

Wenn die Kalibrierung schief gelaufen ist, wiederholen Sie die einzelnen Schritte noch einmal. Überprüfen Sie ob:

- die Batterien aufgeladen sind.
- die Waage auf einer stabilen Oberfläche steht.

Zählfunktion

- 1.) Schalten Sie die Waage mit der ON\OFF – Taste an. Warten Sie bis „0“ auf der Anzeige erscheint.
- 2.) Wenn es notwendig ist, drücken Sie die “Zero“ –Taste.
- 3.) Legen Sie 10, 20, 50 oder 100 Stück auf die Wiegefläche. Die Anzeige zeigt Ihnen dann das Gewicht an.
- 4.) Drücken Sie jetzt die “Set“ – Taste und wählen dann die Pcs unten auf der Anzeige aus.
- 5.) Wählen Sie die Anzahl der Pcs mit der “Pcs“ – Taste.
- 6.) Bestätigen Sie dann die Eingabe der Pcs mit der “Set“ – Taste. Auf der Anzeige erscheint “PASS“. Nach 2 Sekunden merkt sich die Waage den Wert.
- 7.) Legen Sie jetzt das zu zählende Material auf die Wiegefläche und auf der Anzeige erscheint die Stückzahl.